

# Il quadro di controllo

## Interruz. corrente

Lampeggia in situazioni  
Per interruz. corrente



## Alimentaz. OK LED di allarme


Lampeggia insituaz.  
Di allarme di itemperatura

## Tasti Storico allarmi

Visualizza info su allarmi di

- temp max o min
- temp. media durante ,'allarme
- durata della fase d'allarme

 "WARM" -alarm  
 "COLD" - alarm

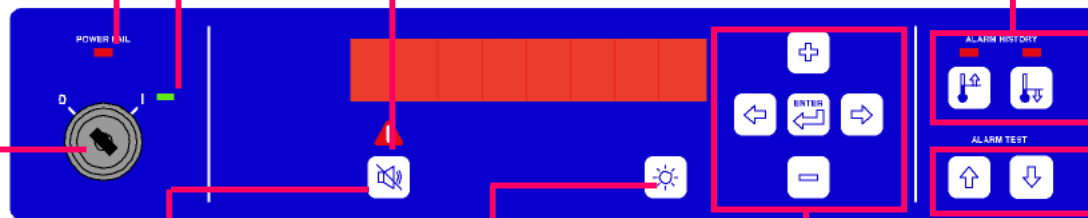

## Interruttore principale

O = spento  
I = acceso


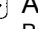





## Tasto Reset/Tasto Mute

Disattiva temporaneamente  
Il segnale acustico nelle situaz.  
di allarme

## Interrut. Lum.



• luce int. accesa/spenta  
• test su LED-, se premuto  
per 5 secondi.  
• visualizzazione temp.  
in caso interruz. corrente

## Tasti Parametri

 +  Accesso alla modalità  
Parametri (per 5 secondi)  
 parametro successivo  
 Parametro precedente  
 or  Modifica del valore del param.  
 Conferma modifica parametro

## Tasti Test su Allarme

Simulazione della situazione  
Di allarme della temperatura

 Allarme "WARM" -  
 Allarme "COLD" -